


SM40DG / SM100DG 手持式高倍數位顯微鏡—快速說明

配件:



高倍顯微鏡本體、電池盒、刻劃數位鏡頭、顯微鏡專用保護盒六角板手、相機套管、SY730 顯微用數位相機(可選購)、相機配件(可選購)等。(相機相關配件請參閱相機使用手冊)

各部位介紹:

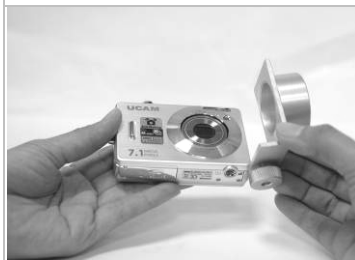

1. 相機接上相機套管並鎖緊螺絲



2. 將相機接上數位鏡頭並旋緊



3. 打啓相機並使用相機放大功能調整至圓形黑邊消失。



4. 使用六角板手轉鬆目鏡固定螺絲。



5. 旋轉並調整數位鏡頭使刻度線保持水平。



6. 刻度線在相機螢幕上呈水平狀態



7. 鎖上目鏡固定螺絲。



8. 相機接上顯微鏡。



9. 電池盒裝上 3 號電池 3 顆。



10. 顯微鏡接上電源。



11. 顯微鏡平放待測物體上。



12. 將電源開啓 ON。



13. 確認限位固定環未鎖死。



14. 調整調焦輪使影像清晰。



15. 鎖緊數位鏡頭固定螺絲。



16. 在影像清晰的情況鎖緊固定環。

NOTE: 1. SM40 手持式高倍數位顯微鏡, 每小格代表實際尺寸 1/40mm (25 μm)。

2. SM100 手持式高倍數位顯微鏡, 每小格代表實際尺寸 1/100mm (10 μm)。